

## HIPEX DETERGEN DL-250

Detergente Concentrado

### ANVISA

Produto Notificado na ANVISA/MS 253514325363201417

Risco 1 – RDC 042/2009

Aut. Func./MS - 3.03.448-3

### EMBALAGENS

Bombonas – 05 / 20 / 50 litros

### PRAZO VALIDADE

24 MESES a partir da data de fabricação

### COMPOSIÇÃO

Ácido Dodecil Benzeno Sulfônico, solvente, alcalinizante, conservante, corante e veículo

### PRINCÍPIO ATIVO

Tensoativo Aniônico

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Aparência e Odor	Líquido vermelho e com odor característico
PH puro a 25 °C	7,0 a 8,0
Densidade	1,000 a 1,025 g/cm <sup>3</sup> a 25°C
Solubilidade em água	Completa

### FINALIDADE DE USO / APLICAÇÃO

É um produto formulado com tensoativos biodegradáveis que possui elevado poder de detergência e garante excelente desempenho sem deixar residual. Prático e econômico. Indicado para uso geral e utensílios laboratoriais, podendo ser utilizado para lavagem manual e à máquina.

### MODO DE USAR

Hipex DL 250 deve ser diluído para proporcionar melhor desempenho. A diluição pode ser de 1 parte do produto até 250 partes de água. Pode ser usado com auxílio de esponjas, escovas, bucas ou sistema de máquinas.

### DADOS DE SEGURANÇA

**PRECAUÇÕES: ATENÇÃO: NÃO INGERIR.** Proteger os olhos durante a aplicação. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água corrente em abundância durante pelo menos 15 minutos, Em caso de ingestão acidental não provoque vômitos. Se houver irritação dos olhos ou pele após lavagem, procurar o Centro de Intoxicação ou auxílio médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Não reutilizar o vasilhame para outros fins.